




MÉTODO ADECUADO PARA PONERSE Y QUITARSE GANTES DESECHABLES


Los guantes de protección son un elemento importante del equipo de seguridad utilizado en diversos sectores industriales. Cuando se ponen con facilidad, ayudan a proteger a los trabajadores del riesgo de contaminación por sustancias, productos y procesos peligrosos. Cuando se quitan correctamente, los trabajadores se protegen de la contaminación y de sus entornos. Observe estas sugerencias para ponerse y quitarse los guantes de manera que se proteja al trabajador y se garantice la integridad de los productos.

CÓMO PONERSE LOS GANTES

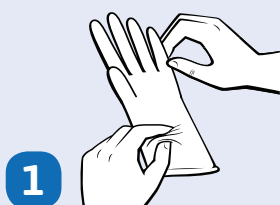


1

Extraiga un guante del envase y revíselo para ver si está pinchado o rasgado.

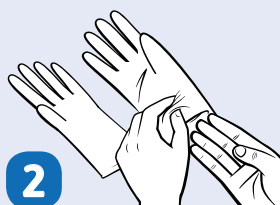

2

Si los guantes son ambidiestros, pueden usarse indistintamente en ambas manos. Si no lo son, alinee los dedos y el pulgar del guante con la mano correcta antes de ponérselo.

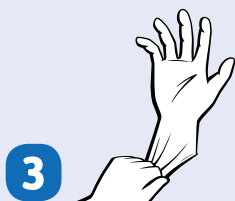

3


Inserte la mano por el puño y tire hasta la muñeca.



4


Asegure un buen ajuste en los dedos y en la palma. El puño debe ajustar bien en la muñeca.

CÓMO QUITARSE LOS GANTES

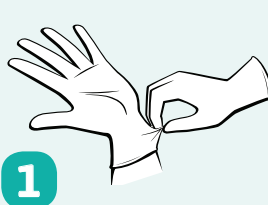


1

Sujete el borde exterior del guante por la zona de la muñeca.

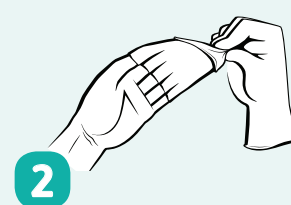


2

Tire del guante hasta que salga del revés. Sosténgalo en la otra mano enguantada.

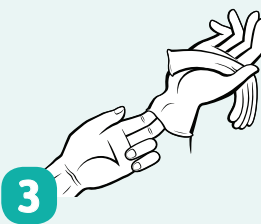

3

Inserte un dedo bajo la muñeca del otro guante con cuidado de no tocar la parte exterior.

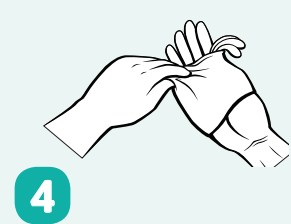

4

Saque el guante creando un "bolsa" con ambos del revés. Deséchelos.