

PROCEDIMIENTO DE VESTIMENTA RECOMENDADO PARA SALAS LIMPIAS

Antes de vestirse, debe quitarse todas las joyas y el maquillaje.
También se pueden usar alfombras adherentes y limpiadores de zapatos

Observación: Estos son ejemplos de procedimientos de vestimenta. Cada cliente e instalación puede tener un procedimiento diferente. Para determinar el procedimiento adecuado en cada instalación, consulte a la persona encargada.

Procedimiento sugerido de vestimenta para sala limpia no esterilizada

Paso 1 : Antes de entrar

A. Gorro para el cabello

Asegúrese de contener todo el cabello.



B. Cubrezapatos

Cubra con ellos todos los cordones y borlas.



Paso 2: Vestimenta

A. Guantes de laboratorio

Recomendados para clase 100 y superior.



B. Máscara

Úselo debajo de la capucha.



C. Capucha

Asegure un ajuste perfecto que selle correctamente la cara y el cuello.



Paso 3: Vestimenta

Mono de trabajo

Póngase el Mono de trabajo. Asegúrese de que las mangas y la parte superior no toquen la mesa ni el suelo. Antes de cerrarlo, coloque la capucha adentro.



Paso 4: Vestimenta

Cubrebotas

Póngase las botas y tire de ellas (parte alta de los cubrezapatos) para que pasen por encima de las piernas del Mono de trabajo.



Paso 5: Vestimenta

Gafas protectoras

Use gafas protectoras o lentes de seguridad cuando haga falta protección para los ojos o control adicional de partículas.



Paso 6: Vestimenta

Segundo par de guantes (opcional)

Coloque el dobladillo del guante por encima del puño de la manga.



Procedimiento sugerido de vestimenta para sala limpia esterilizada

Paso 1 : Antes de entrar

A. Gorro para el cabello

Asegúrese de contener todo el cabello.



B. Cubrezapatos

Cubra con ellos todos los cordones y borlas.



Paso 2: Vestimenta

A. Lávese las manos con jabón bactericida y séquelas bien.



B. Primer par de guantes estériles

Sólo toque el interior del guante.



C. Desinfecte los guantes tras ponerse cada prenda.



Paso 3: Vestimenta

A. Máscara

Úselo debajo de la capucha.



B. Capucha

Asegúrese de que el cuello quede correctamente sellado.



Paso 4: Vestimenta

Mono de trabajo

Cuidadosamente saque el Mono de trabajo del paquete tomando el interior de la parte del cuello o la costura. Desenvuelva la prenda evitando que entre en contacto con usted, el suelo, la ropa o la mesa.

Cuando introduzca la pierna, asegúrese de que los ganchos (si se usan) estén sueltos y el pie pase completamente por el tobillo elástico antes de la transferencia.



Paso 5: Vestimenta

A. Cubrebotas

Póngase las botas y tire de ellas (parte alta de los cubrezapatos) para que pasen sobre las piernas del Mono de trabajo. Una vez hecho esto, la primera bota que se colocó puede ubicarse del lado "limpio" del área de vestimenta.



B. Coloque la otra bota y ponga el otro pie en el lado "limpio" del área de vestimenta.



Paso 6: Vestimenta

A. Gafas protectoras

Ajustelas para que se adapten perfectamente en la cara.





B. Segundo par de guantes estériles

Colóqueselos sobre el primer par tocando solamente el interior de los guantes. Asegúrese de que los puños estén asegurados sobre las mangas.



C. Inspecciónese en el espejo antes de entrar a la sala limpia estéril.

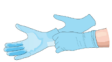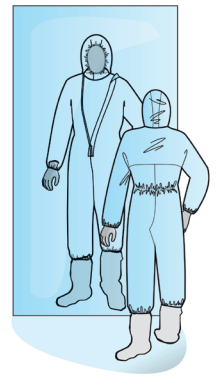

Guantes externos



Gafas protectoras



Capucha



Máscara



Cubrebotas



Monos de trabajo



Guantes internos



Gorro para cabello



Cubrezapatos

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

F Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific Brand