

PROCÉDURES D'HABILLAGE RECOMMANDÉES POUR LA SALLE BLANCHE

Avant l'habillage, tous les bijoux et le maquillage doivent être enlevés. Les tapis adhésifs et un nettoyeur à chaussures peuvent être utilisés.

Note : Cette brochure présente des exemples d'habillage. Chaque client et chaque établissement peuvent avoir une procédure différente. Il est nécessaire que chaque établissement évalue ses besoins spécifiquement.

Procédure d'habillage recommandée pour la salle blanche non stérile

Étape 1 : Avant l'entrée

A. Charlotte :

Assurez-vous de bien couvrir tous les cheveux



B. Couvre-chaussures :

Bien couvrir les lacets et autres cordons ou éléments



Étape 2 : Habillage

A. Enfilage des gants

Recommandé pour les classes 100 et plus.




B. Masque :

À porter sous la cagoule



C. Cagoule :

Assurez-vous qu'elle est bien ajustée au niveau du visage et du cou.

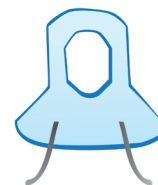

Étape 3 : Habillage

Combinaison :

Enfilez la combinaison. Assurez-vous de ne pas laisser le haut du vêtement toucher la chaise ou le sol. Insérez la cagoule avant de fermer la fermeture éclair.



Étape 4 : Habillage

Couvre-bottes :

Enfilez les bottes (et couvre-bottes) par-dessus les jambes de la combinaison.



Étape 5 : Habillage

Lunettes de sécurité :


Portez des lunettes de sécurité lorsque la protection des yeux ou une protection supplémentaire contre les particules est souhaitable.



Étape 6 : Habillage

Deuxième paire de gants (en option) :

Passez le bord du gant par-dessus le poignet de la manche.

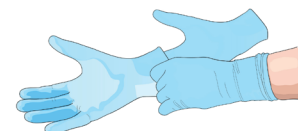

Procédure d'habillage recommandée pour la salle blanche stérile

Étape 1 : Avant l'entrée

A. Charlotte :

Assurez-vous de bien couvrir tous les cheveux



B. Couvre-chaussures :

Bien couvrir les lacets et autres cordons ou éléments



Étape 2 : Habillage

A. Lavez les mains à l'aide d'un savon antibactérien, puis séchez complètement



B. Première paire de gants stériles :

Ne touchez que l'intérieur des gants.



C. Désinfectez les gants après enfilage de chaque vêtement



Étape 3 : Habillage

A. Masque

À porter sous la cagoule



B. Cagoule :

Assurez-vous qu'elle est bien ajustée au niveau du visage et du cou.




Étape 4 : Habillage

Combinaison :

Retirez soigneusement la combinaison de son emballage en tenant l'intérieur de cou ou par la couture. Dépliez le vêtement tout en évitant qu'il vous touche ou qu'il touche le sol, vos vêtements ou la chaise.


Lorsque vous insérez une jambe, assurez-vous que les boutons-pression d'enfilage (si utilisés) sont ouverts et que le pied dépasse l'élastique aux chevilles avant de transférer votre poids.

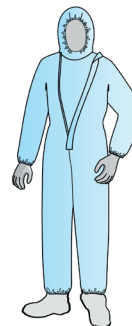

Étape 5 : Habillage

A. Couvre-bottes :

Enfilez les bottes (et couvre-bottes) par-dessus les jambes de la combinaison. La première botte ainsi enfilée peut maintenant être placée du côté « propre » de la salle d'habillage.

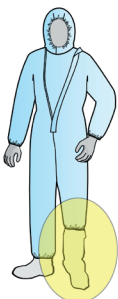

B. Enfilez maintenant la deuxième botte et placez-la aussi du côté « propre » de la salle d'habillage.



Étape 6 : Habillage

A. Lunettes de sécurité

Assurez-vous qu'elles sont bien ajustées au visage.




B. Deuxième paire de gants stériles :

Enfilez-les par-dessus la première paire en touchant seulement l'intérieur des gants et en s'assurant que les poignets des gants sont sécurisés par-dessus les manches de la combinaison.



C. Inspectez-vous dans un miroir avant d'entrer dans la salle blanche stérile.

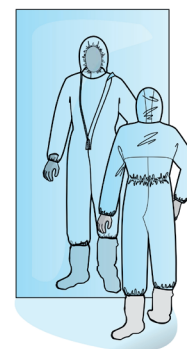

Gants à manchette



Lunettes de protection



Cagoule



Masque



Couvre-bottes



Combinaison



Gants intérieurs



Charlotte



Couvre-chaussures

© 2015 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Trademarks used are owned as indicated at www.fishersci.com/trademarks.

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500

 **Fisher Scientific**

A Thermo Fisher Scientific Brand