



MÉTHODE CORRECTE D'ENFILAGE ET DE RETRAIT DES GANTS À USAGE UNIQUE

Les gants de protection représentent des équipements de sécurité importants pour un large éventail d'industries. Enfilés correctement, ils contribuent à protéger les effectifs contre les expositions aux substances dangereuses et à éviter autant que possible la contamination des produits. Retirés correctement, ils évitent de contaminer leurs porteurs et l'environnement de ces derniers. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils expliquant comment enfiler et retirer un gant de manière à garantir autant que possible la sécurité de l'utilisateur et l'intégrité du produit.

COMMENT ENFILER UN GANT

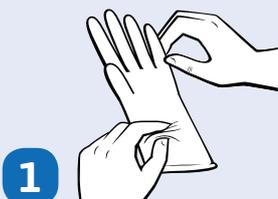

1 Retirez le gant de son emballage et examinez-le de façon à vous assurer qu'il ne présente ni micro-trou ni déchirure.

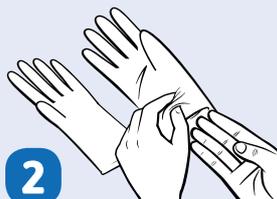

2 S'il s'agit d'un gant ambidextre, il peut être porté aussi bien à la main droite qu'à la main gauche. Dans le cas contraire, alignez les doigts et le pouce du gant avec la main appropriée avant l'enfilage.




3 Insérez les cinq doigts dans la manchette et déroulez la manchette sur le poignet.



4 Veillez à bien ajuster le gant autour des doigts et de la paume. La manchette doit fermement enserrer le poignet.

COMMENT RETIRER UN GANT

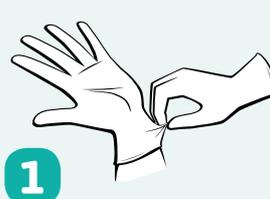


1 Saisissez l'extrémité extérieure du gant, près du poignet.



2 Ôtez le gant en le retournant. Tenez-le dans l'autre main, toujours gantée.



3 Glissez un doigt de la main non gantée sous le gant de l'autre main, au niveau du poignet, en veillant à ne pas toucher la surface extérieure du gant.

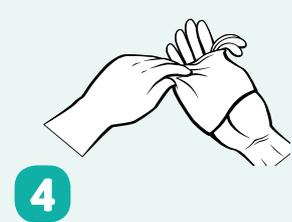

4 Retirez le deuxième gant par l'intérieur afin de créer un « sac » renfermant les deux gants. Jetez les gants.